



KIT PARA RECOGIDA DE MERCURIO RE

NC 3822 00 00

MODO DE EMPLEO: En caso de derrame, trate de limitar el área afectada al mínimo. Póngase guantes protectores de plástico. Con la ayuda de la pipeta de plástico, recoger la máxima cantidad posible de mercurio y ponerla en el recipiente de plástico transparente de tapa roja con símbolo de tóxico. Espolvorear con el absorbente los restos de residuo de mercurio, en cantidad suficiente para cubrirlos. Mezclar con la ayuda del pincel evitando la humedad. Dejar actuar durante algunos minutos. La aparición de una coloración gris progresiva en la mezcla indica la absorción del mercurio. Recoger el producto final con la ayuda del pincel y la pala e introducirlo en el recipiente de plástico opaco con tapa negra y etiqueta de tóxico. Nota: Una vez consumido el absorbente, los dos envases señalizados con la etiqueta de tóxico y que contienen los restos de mercurio deberán entregarse a un gestor autorizado de residuos



R: 34-50/53 S: 26-45-60-61

NORMAS DE TRANSPORTE: UN: 1759 • ADR: 8/II • IMDG: 8/II • IATA: 8/II • PAX: 814 • CAO: 816•

ESPECIFICACIONES:

Se compone de:

1x100g de Absorbente de Mercurio

1 Caja de cartón conteniendo 6 guantes de plástico

1 Hoja de Instrucciones

1 Frasco de 100 ml

1 Frasco de 60 ml

1 Pala

1 Pincel

3 Pipetas Pasteur de 3 ml